

KERN EMB vaakasarjan KÄYTTÖOHJEET

Yleistä. Vaaka toimii 230 voltin verkkovirralla.(9 V, 300 mA verkkolaite, -keskellä) ja paristolla. Käytä vakio 9 V alkali ”neppariparistoa” 6LF22. Aseta vaaka tasaiselle vankalle alustalle. Käyttölämpötila +5 - +35 astetta. Maks. 80% kosteus, ei tiivistyvä.

Käyttö. Käynnistä vaaka painikkeella ”ON/TARE”. Käynnistyessään vaa’an näyttöön tulee ensin ”88888 ” ja lopuksi nollanäyttö. Sammuta vaaka painamalla pari sekuntia ”OFF ”.

Vaa’an taaraus / nollaus tapahtuu painikkeella ”ON/TARE”. Taaran pitkäaikaisvakaus eli **lukeman ryömiminen** ei ole määritelty tämän luokan vaa’oissa. Jatkuvasti näyttävässä, taaratussa vaa’assa, voi joutua taaraamaan vaa’an uudelleen päivän aikana.

Virheet Ellei vaaka käynnisty, tarkista että verkkolaite on liitetty pistorasiaan ja että verkkolaitteen liitin on työnnetty pohjaan asti vaa’assa. Paristokäytössä tarkista ettei paristo ole tyhjä. Voimakas ilmavirta tai värinä häiritsevät punnitusta, näyttö on rauhaton. Varmista että suuri pehmeä punnittava esine ei kosketa vaa’an runkoa tai pöytää.